

RASTREABILIDADE E ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Portal Web do Cliente Accugenix

- Acesse o portal através do link <https://myaccount.accugenix.com/acgx/>
- Faça o login em sua conta
- Clique no ícone “Rastreabilidade e Análise de Tendências” para acessar o repositório de relatórios
- Todos os relatórios irão automaticamente analisar os resultados dos últimos 3 meses
- Neste exemplo, o relatório “Bactérias por Características” foi selecionado
- Clique em uma seção do gráfico para obter maiores detalhes dos dados em formato de tabela
- Você pode alterar e filtrar o período a ser analisado no ícone “Opções” no canto superior direito
- Você poderá também filtrar os dados do gráfico pelos metadados das amostras inseridos no formulário IRF
- Clique em “Aplicar” e em “OK” para filtrar os dados do gráfico
- Você poderá exportar os gráficos gerados em diversos formatos de arquivo